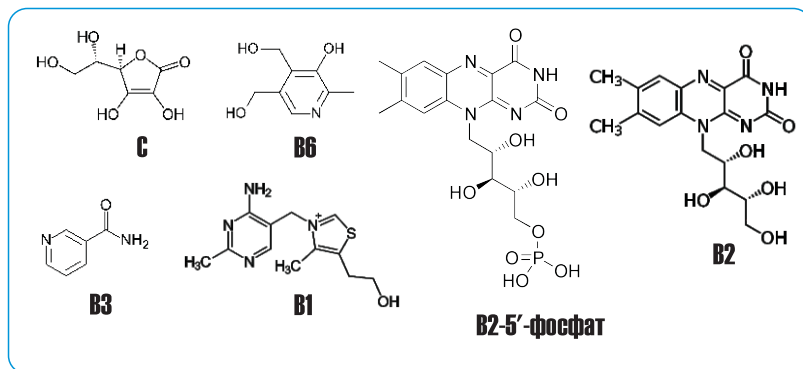


B3**C****Водорастворимые витамины**Объект: витаминный препарат 1Растворитель пробы: подвижная фазаОбъем пробы: 10 мклНФ: 150x4.6 Reprosil-Pur C18-AQ (3 μm)ПФ: 5% ацетонитрила и 10 мМ пента-сульфоната в 0.1% водн. H₃PO₄Объемная скорость: 2 мл/минДетектирование:

— 205 нм

— 260 нм

Объем кюветы детектора: 10 мклТемпература: 25 °СДавление: 200 атм

205 нм

260 нм

1**2****3****B6**

При поддержке компании

www.hplc.ru/training

<https://sites.google.com/site/scansychev/>
<http://www.chromforum.ru/>