

### Водорастворимые витамины

**Объект:** витаминный препарат 1

**Растворитель пробы:** подвижная фаза

**Объем пробы:** 10 мкл

**НФ:** 150x4.6 Reprosil-Pur C18-AQ (3 μm)

**ПФ:** 7.5% ацетонитрила и 10 мМ пента-сульфоната в 0.1% водн. НЗРО4

**Объемная скорость:** 2 мл/мин

**Детектирование:**

— 205 нм

— 260 нм


— 300 нм

— 360 нм

**Объем кюветы детектора:** 10 мкл

**Температура:** 25 °C

**Давление:** 200 атм

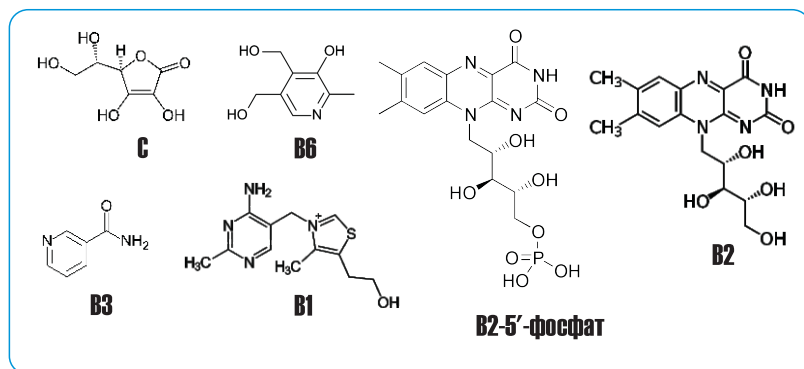

При поддержке компании



[www.hplc.ru/training](http://www.hplc.ru/training)

<https://sites.google.com/site/scansychev/>  
<http://www.chromforum.ru/>