


## Порядок сборки предколони и её присоединение к колонке

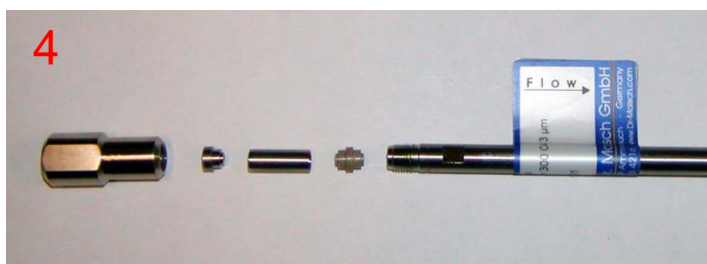

## Порядок сборки предколони и её присоединение к колонке

### Порядок сборки предколони и колонки Dr.Maisch с универсальным держателем (присоединение предколони к колонке)

1. Предколонка с пластиковыми заглушками и колонка без заглушек.
2. У колонки отворачивается и снимается гайка на входе в колонку.
3. С колонки снимается вставка нерж.стальная.
4. Держатель, нерж.вставка, предколонка и пластиковая ПИИК вставка готовятся к сборке с колонкой.
5. Предколонка соединена с колонкой.
6. Держатель герметично соединяет колонку и предколонку с одно целое.

Комплект предколонка+колонка далее соединяется с инжектором и детектором.



105082, Москва, ул.Бакунинская 69 стр.1, офис 25  
Тел. (495) 210-1888, 518-0407 факс (499) 991-0220

E-mail: [mail@hplc.ru](mailto:mail@hplc.ru) <http://www.hplc.ru>